

EZ-DPD余氯检测试剂

简介

EZ-DPD*含分配头的试剂套装可检测200个水样。余氯试剂可检测5ml或10ml水样。该试剂可与哈希公司的如下产品进行结果判读：

哈希*产品及编号

哈希便携式分光光度计* (46700-00)

比色盘 (2231-01及2231-02)

比色管 (20604-00)

AccuVac*比色盘 (25030-50)

储存

2-25°C，避光保存。到期时间在包装盒的标签上。如果试剂被打开则需要在6个月内使用完。

检测

1. 在样品瓶 (并非由 IDEXX 提供) 中装入待测的水
2. 在加入试剂时先摇动试剂瓶，确保试剂没有受潮结块
3. 打开分配头的瓶盖
4. 将分配头置于水样上方
5. 完全按下分配头的按钮，再松开
6. 盖上分配头盖子
7. 盖上样品瓶的盖子，混匀
8. 马上读取结果
9. 记录结果



安装补充装

1. 使用补充装前，旋开空的试剂瓶
2. 然后拧到分配器上

*EZ-DPD是属于美国爱德士的注册商标，隶属于美国及其他国家。哈希公司的产品属于哈希公司的注册商标