

OSB-8 Plus两虫升级版快速取样箱

您是否已经锻炼好体力迎接100L水样的提取和搬运了么？
您是否忧心100L水样无法全程冷藏影响两虫的检测结果呢？
您还在传统的进行两虫取样么？

传统隐孢子虫和贾第鞭毛虫取样：



OSB-8 Plus两虫升级版快速取样箱采样：



(泵房采样)



(管网水取样)



(地下水样品取样)



(管网水取样)

产品特点：

- 与Filta-max xpress及Filta-max两虫淘洗系统配合使用
- 含电源和压力泵，配合流量计使用可在30分钟内精确取样100L
- 配置蓄电池，可在无供电现场使用
- 带万向轮取样箱携带方便，防水防震

使用方法:



装好滤芯的滤器放入
滤器架中并合上盖子



将进水管连接至水龙头




将出水管连接并通至排水处



打开红色总开关后
再按下金属启动键



待启动5秒后逐渐将
水龙头开至最大

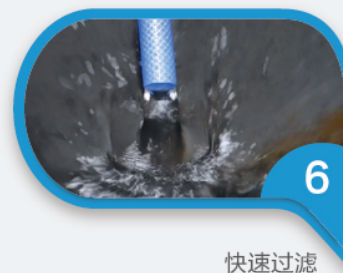

快速过滤



等流量计自动累计到
100L时关闭水龙头



等待5秒后、关闭电源，
完成采样

适用设备	Filta-max xpress及Filta-max两虫淘洗系统
尺寸	长350mmX宽240mmX高500mm（含轮子）
重量	13kg
滤速	3.5~4L/min（取样滤芯）
电压	AC220V、DC12V
功率	90W
取样时间	过滤100L水样 < 30min
电池容量	15AH（可用于6个以上水样）
充电时间	6Hr
续航时间	3~4Hr（取样滤芯）
水样类型	出厂水、末梢水，不适用于水源水

从此，您取两虫样品时仅需要配带：

1. OSB-8 Plus两虫升级版快速取样箱（含专用工具包）
2. 滤器（一个可以重复使用）
3. 滤芯（当天取样的数量）

我们建议：一条线路取样车配一个取样箱，每次取样时间为30分钟。充满电量的蓄电池每次足够采取6个水样。

IDEXX

IDEXX美国爱德士全球水中微生物检测领导者
400-678-6682转2
www.gbmicrotest.com