

## **Legiolert 预处理套装 ( Pretreatment )**

---

### **介绍**

Legiolert 预处理套装 ( Pretreatment ) 是装在无菌取样瓶中的干燥粉末试剂，使用时溶解于无菌水内。每瓶预处理试剂 ( Pretreatment ) 可用于检测 500 个非饮用水样品。使用请参见 Legiolert ( 货号 WLGT-100 ) 使用说明书。

### **包装**

4 瓶 Legiolert 预处理试剂

### **储存**

粉末状或水解后请储存在 15-30°C，保质期前使用完

### **水解配置**

1. 加入无菌去离子水到 100mL 刻度线
2. 混匀直到试剂全部溶解
3. 瓶身上记录配置日期
4. 15-30°C 常温储存